



## Adquisición de videos

1 – Abrir programa **AMCap**.

2 – Para comenzar la adquisición del video, ir a **/Capture/Start Capture**.

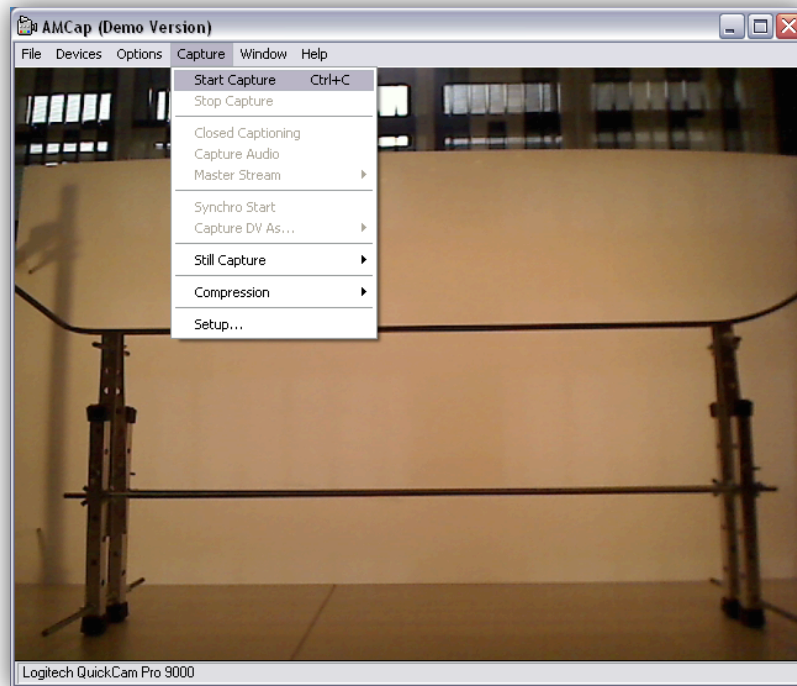

3 – Confirmar adquisición del video (por defecto, los archivos serán guardados en el Escritorio del PC).

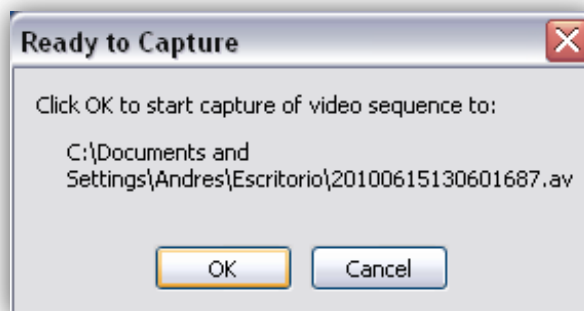


4 – Para finalizar la adquisición, ir a **/Capture/Stop Capture**.

5 – En la barra inferior del video capturado, se mostrara un resumen con los siguientes datos: Imágenes capturadas, tiempo de grabación, cantidad de cuadros por segundos (fps), etc.

Captured 113 frames in 3.9 sec (0 dropped): 28.3 fps 26.172 MB/s, total size: 99.44MB

## Ajustes en la Adquisición

1 – Los parámetros como el brillo, la exposición, la ganancia, etc. pueden ser modificados en **/Options/Video Capture Filter...**

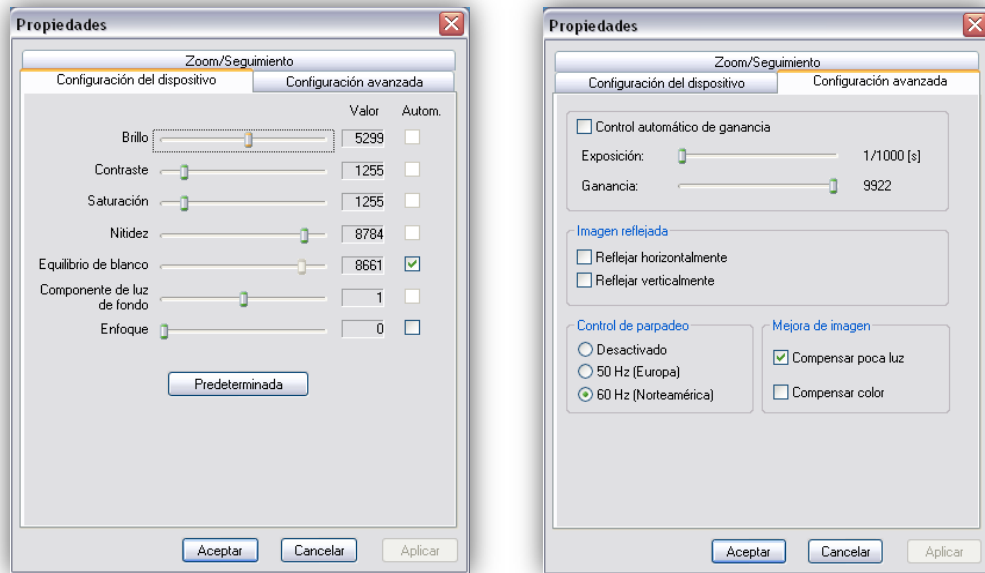

2 – El tamaño del video de salida y la velocidad de los cuadros por segundos puede ser configurado en **/Options/Video Capture Pin...**

